

Handleiding Kalibreren krachtplateau

113530

Sluit de krachtplaat aan op LabQuest (mini) en Logger Pro



Kies kalibreren

💆 Logger Pro - Naam	loos*			And the second second			
Bestand Bewerken Experiment Data Analyse Invoegen Opties Pagina Help							
	Start Collectie	<spatie></spatie>		16 A IV			
	Bewaar Laatst	e Meting Ctrl+L					
- I	Wis Laatste M	eting					
La	Behouden	Ctrl+K					
Tijd	Data Markerer	n d					
(S)	Data Taggen	d					
1	Verleng Colle	ctie (15 s) Ctrl+T					
2	Verbind Interface						
3	Verwijder Interface						
4	Sensoren Instelling						
5	Offline Interface Toevoegen						
6	Datacollectie	Ctrl+D					
7	Afstandbedie	ning 🕨					
8	Wijzig Fenhed	len +					
9	Kalibreren	•	LabOuest Mini: 1 CH1: Krachtplateau				
10	Zet Nulpunt	Ctrl+0					
11	✓ Live Uitlezen						
12							
13							
14		1					
15							
16		0					
17							
10	×						
		,					
1/rooht							
Nacht		-200			1	1	
		0	2	4		6	8 10
286,8 N		(4,40, 780)			Tijd (s)		



Kies [Nu Kalibreren]



Voer de waarde 0 in (krachtplaat ligt en er is niets op geplaatst)





Plaats een bekende massa en voer de tweede waarde in



Controleer de juiste instelling







Sla de kalibratie op in de sensor



De kalibratie kan ook op de Computer worden oogeslagen of in het experimenteerbestand.

Als de kalibratie in de sensor wordt opgeslagen geldt hij voor elke willekeurige Vernier Interface waar hij op wordt aangesloten. Sla je hem op in het experimenteerbestand dan is de kalibratie gekoppeld aan het bestand: LabQuest aan – sensor aansluiten – bestand openenen – meten.